

Lochner Labor und Technik GmbH

Hubstraße 24
92334 Berching, Germany

www.lochner-europe.de
info@lochner-europe.de

Phone: +49 (8462) 952296
Fax: +49 (8462) 952297

LB自动糖化器

计算机控制

具有普通电子版本型号和PC个人计算机版本型号

可作为实验室的常规分析仪器或者研究实验用

运用最好的元件和材料加工而成

运用最新技术制造而成

运行安静,在1米范围内噪音只有44分贝

提供以下程序的分析方法:

协定法以及所有哈同法

根据你对温度,时间和升温梯度的不同要求,有6种糖化程序可供选择

温度最高可达92摄氏度

6糖化程序可以保存和更改

PC个人计算机版本型号糖化器可提供无数个糖化程序

在糖化过程的任何时候,时间和温度参数都显示在屏幕

另外,分析步骤可以显示,保存和打印,LB糖化器特别适合在3个小时内测量麦汁或啤酒的最终发酵度

由赫斯特罗赫纳先生进行了改进

技术参数

电压:20/230V/50/60Hz,据客户要求,以提供其它电压和频率

电流值:4.5A,

加热功率:3000W (瓦)

进水口:1/2"寸软管

排水口:1.5"英寸排水管 (DN40接口),配有阀门

机壳:不锈钢/铝,粉末喷涂

内腔,管件,粉化杯,采用不锈钢材料

内腔顶盖采用抛光不锈钢材料

环状标记的水位观察玻璃窗镜

带功能键的显示屏 (PC糖化器不配此显示屏)

其它可选

哈同分析法的搅拌棒

肇庆市科之杰仪器有限公司

广东省肇庆市建设二路82号A幢304室(526060) 电话:+86-(0)758-2783386 传真:+86-(0)758-2782729

<http://www.kezhijie.com> · E-mail: kezhijie@vip.sina.com

Lochner Labor und Technik GmbH

Hubstraße 24
92334 Berching, Germany

www.lochner-europe.de
info@lochner-europe.de

Phone: +49 (8462) 952296
Fax: +49 (8462) 952297

糖化杯杯盖

糖化杯编号牌

选配:PC 软件,用于数据传输,显示,保存和打印

糖化杯的塑料过滤器

塑料漏斗和过滤器

交货时间

4 孔,8 孔或12 孔糖化器,约2-4 周交货期

根据客户要求订做,例如5 升杯筒,约7 周交货

LB自动糖化器概要

4 孔,8 孔,12 孔

	普通电子版本型号	PC 个人计算机版本型号
固定程序	协定法 哈同法20℃ 哈同法45℃ 哈同法65℃ 哈同法80℃	协定法 哈同法20℃ 哈同法45℃ 哈同法65℃ 哈同法80℃
可选程序	6 个	无数
温度范围	20~大约92℃	20~大约92℃
每个可选程序最多的程序步骤	10 个	10 个
每个程序最长时间	0-990 分钟	0-990 分钟
升温速度,每分钟	0.5~1.5℃	0.5~1.5℃
设置精度	± 0,1℃	± 0,1℃
搅拌速度	50~200rpm可调	50~200rpm可调
运行噪音	大约44 分贝 (在1 米距离)	大约44 分贝 (在1 米距离)
启动测量	按“START”键立即启动	按“START”键或根据设定的日期和时间

肇庆市科之杰仪器有限公司

广东省肇庆市建设二路82 号A 幢304 室(526060) 电话:+86-(0)758-2783386 传真: +86-(0)758-2782729

<http://www.kezhijie.com> · E-mail: kezhijie@vip.sina.com



Lochner Labor und Technik GmbH

Hubstraße 24
92334 Berching, Germany

www.lochner-europe.de
info@lochner-europe.de

Phone: +49 (8462) 952296
Fax: +49 (8462) 952297

LB4,配4个糖化杯,普通电子版型号,PC个人计算机版本型号
LB8,配8个糖化杯,普通电子版型号,PC个人计算机版本型号
LB12,配12个糖化杯,普通电子版型号,PC个人计算机版本型号
另外,可根据用户的要求,制造各种型号规格。

配件:

哈同搅拌器
糖化杯杯盖
糖化杯搁架
打印用PC软件
塑料管和滤纸
麦芽分析用的试剂

肇庆市科之杰仪器有限公司

广东省肇庆市建设二路82号A幢304室(526060) 电话:+86-(0)758-2783386 传真: +86-(0)758-2782729

<http://www.kezhijie.com> · E-mail: kezhijie@vip.sina.com